

Manual de Instruções

MaxiClean

Modelos: 750/800/1400/1450/1600/1650



As instruções que você terá a seguir são importantes para um bom funcionamento de sua Lavadora Ultra-Sônica Unique. Leia com atenção e garanta a durabilidade de seu patrimônio.

Instalação


Este equipamento pode ser instalado seguramente pelo próprio cliente, sem comprometimento algum da garantia, desde que as instruções aqui contidas sejam seguidas atentamente.

Verifique atentamente a etiqueta de Identificação do Aparelho e assegure que a instalação elétrica (tomada), corresponde com as especificadas.

Modelo:	Alimentação	Consumo máximo
MaxiClean 750	110/220 Volts	50 VA
MaxiClean 800	110/220 Volts	55 VA
MaxiClean 1400	110/220 Volts	65 VA
MaxiClean 1450	110/220 Volts	70 VA
MaxiClean 1600	110/220 Volts	75 VA
MaxiClean 1650	110/200 Volts	80 VA

Preparo e Utilização

- Coloque a abraçadeira aberta em umas das pontas da Mangueira de PVC
- Encaixe a mangueira no Dreno de saída, localizado na lateral do aparelho conforme a figura.
- Leve a abraçadeira até o Dreno de saída e pressione as duas travas da abraçadeira.
- Encaixe a outra ponta da mangueira na parte superior do aparelho deixando 3 cm acima da borda da cuba.
- Coloque as peças dentro do cesto
- Logo em seguida coloque o cesto com as peças, dentro da cuba do aparelho.
- Verifique junto ao fabricante do líquido de limpeza qual a exata proporção de mistura.
- Após a mistura, coloque o líquido dentro da cuba do aparelho até o nível indicado.
- O nível do líquido deve ser sempre igual ao indicado.
- Nunca utilize o equipamento sem líquido.
- Coloque a tampa na cuba e siga as instruções no verso.

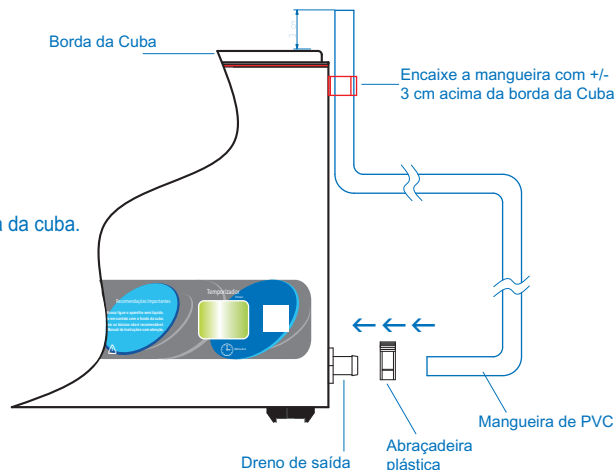

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente

suporte@unique.ind.br - www.unique.ind.br

Fone: (19) 3935-2443

UNIQUE Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Turquesa, 215 - 13347-070 - Indaiatuba - SP
CNPJ: 01.879.440/0001-23



Descrição do Painel de Comando

Figura ilustrativa



B Tecla de ajuste e liga/desliga: pressione para ajustar, ativar ou desativar a limpeza.

Mostrador de tempo

Como Utilizar o Equipamento

- Certifique-se que o cabo de força do aparelho está ligado à rede elétrica.
- Neste instante o visor indicará o último ajuste piscando indicando que a limpeza pode ser iniciada ou o tempo pode ser ajustado;
- Para ajustar o tempo de limpeza, mantenha a tecla (B) pressionada para aumentar o tempo;
- Mantenha a tecla (B) pressionada até o tempo necessário. Exemplo 15 minutos;
- Solte a tecla no tempo desejado, neste momento o visor mostrará o tempo piscando;
- Caso a tecla seja mantida pressionada, o tempo ajustado aumentará até o valor máximo e retornará ao início e assim sucessivamente;
- Logo em seguida pressione e solte a tecla (B) novamente para iniciar a limpeza;
- Neste instante, o visor pára de piscar mostrando o tempo restante para o final do ciclo;

- Após o término da limpeza, o mostrador permanecerá aceso por cerca de 3 minutos e logo em seguida o mostrador se apagará indicando que o aparelho encontra-se em "Stand-By" (repouso).

- Seu aparelho é dotado de um sistema que mantém o circuito em "Stand-By" (repouso).

- Para desativar o sistema e iniciar a utilização, pressione a tecla (B) ao lado do visor de tempo.

IMPORTANTE

Antes de enviar seu aparelho para manutenção, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para assegurar-se de que seu aparelho necessita realmente de manutenção.

Devido a constantes aprimoramentos técnicos realizados em nossos equipamentos, a Unique se reserva o direito de alterar seus equipamentos, assim como seu material técnico/informativo, sem prévio aviso.

Problema x Solução

Meu aparelho está dando choque.

Verifique se a tomada onde o aparelho está ligado é devidamente aterrada.
OBS: Nunca inutilize o Pino de Aterramento (Pino redondo) do cabo de força.
Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica.

Pressiono a tecla liga/desliga e o aparelho não funciona.

Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica, o painel esteja aceso, ajuste o tempo desejado e pressione "Start" (tecla liga/desliga).

Meu aparelho parou de funcionar.

Verifique se não ocorreu a ruptura do fusível. Caso tenha rompido, proceda a troca do fusível. Há um fusível de reserva no porta fusível.

Certificado de Garantia

A presente garantia é válida por 1 ano contado a partir da data de emissão da nota fiscal. Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso), substituídos sem cobrança do valor da mão de obra de conserto ou da peça substituída.

A nossa assistência técnica é permanente. Nesta Garantia contratual está inclusa a Garantia Legal de 90 dias.

Os acessórios (cesto e tampa) têm garantia de 90 dias.

A presente garantia não cobre defeitos de:

- Uso inadequado do aparelho;
- Instalações elétricas fora do padrão ABNT/NBR5410;
- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada;
- Estocagem incorreta, influência do clima, ambiente impróprio;
- Não cumprimento das instruções dadas nesse manual que acompanha o aparelho;
- Utilização de peças de fabricação de terceiros;

Cessa a garantia imediatamente:

- Quando constatado que o aparelho foi manipulado por terceiros para manutenção.
- Quando constatado que as recomendações feitas nesse manual não foram seguidas.



IMPORTANTE:

A garantia só é válida mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido ou apresentação da Nota Fiscal.

N da Nota Fiscal: _____

N de Série: _____

Nome/Empresa: _____

Data: - / / _____

Carimbo do Revendedor

Manual de Instruções

MaxiClean

Modelos: 750A/800A/1400A/1450A/1600A/1650A

Com Sistema de Aquecimento



As instruções que você terá a seguir são importantes para um bom funcionamento de sua Lavadora Ultra-Sônica Unique. Leia com atenção e garanta a durabilidade de seu patrimônio.

Instalação


Este equipamento pode ser instalado seguramente pelo próprio cliente, sem comprometimento algum da garantia, desde que as instruções aqui contidas sejam seguidas atentamente.

Verifique atentamente a etiqueta de Identificação do Aparelho e assegure que a instalação elétrica (tomada), corresponde com as especificadas.

Modelo:	Alimentação	Consumo máximo
MaxiClean 750A	110/220 Volts	80VA
MaxiClean 800A	110/220 Volts	80VA
MaxiClean 1400A	110/220 Volts	180VA
MaxiClean 1450A	110/220 Volts	220VA
MaxiClean 1600A	110/220 Volts	250VA
MaxiClean 1650A	110/200 Volts	250VA

Preparo e Utilização

- Coloque a abraçadeira aberta em umas das pontas da Mangueira de PVC
- Encaixe a mangueira no Dreno de saída, localizado na lateral do aparelho conforme a figura.
- Leve a abraçadeira até o Dreno de saída e pressione as duas travas da abraçadeira.
- Encaixe a outra ponta da mangueira na parte superior do aparelho deixando 3 cm acima da borda da cuba.
- Coloque as peças dentro do cesto
- Logo em seguida coloque o cesto com as peças, dentro da cuba do aparelho.
- Verifique junto ao fabricante do líquido de limpeza qual a exata proporção de mistura.
- Após a mistura, coloque o líquido dentro da cuba do aparelho até o nível indicado.
- O nível do líquido deve ser sempre igual ao indicado.
- Nunca utilize o equipamento sem líquido.
- Coloque a tampa na cuba e siga as instruções no verso.

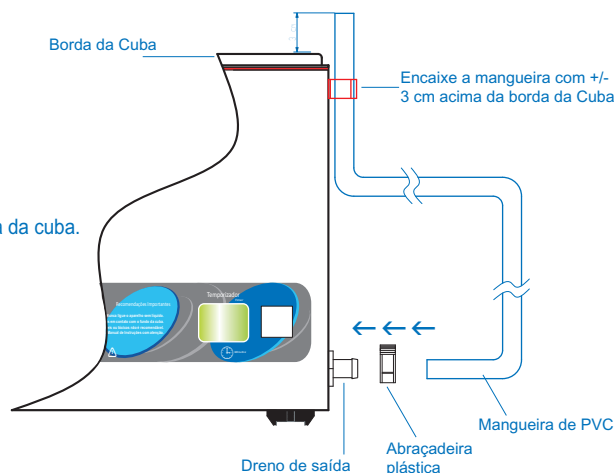

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente


suporte@unique.ind.br - www.unique.ind.br

Fone: (19) 3935-2443

UNIQUE Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Turquesa, 215 - 13347-070 - Indaiatuba - SP
CNPJ: 01.879.440/0001-23



Descrição do Painel de Comando

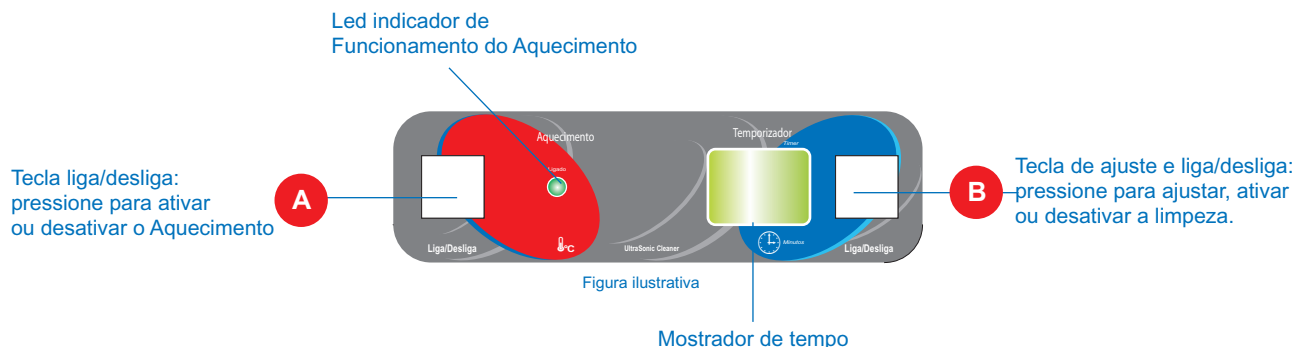

Como Utilizar o Equipamento

- Certifique-se que o cabo de força do aparelho está ligado à rede elétrica.
- Neste instante o visor indicará o último ajuste piscando indicando que a limpeza pode ser iniciada ou o tempo pode ser ajustado;
- Para ajustar o tempo de limpeza, mantenha a tecla (B) pressionada para aumentar o tempo;
- Mantenha a tecla (B) pressionada até o tempo necessário. Exemplo 15 minutos;
- Solte a tecla no tempo desejado, neste momento o visor mostrará o tempo piscando;
- Caso a tecla seja mantida pressionada, o tempo ajustado aumentará até o valor máximo e retornará ao início e assim sucessivamente;
- Logo em seguida pressione e solte a tecla (B) novamente para iniciar a limpeza;
- Neste instante, o visor pára de piscar mostrando o tempo restante para o final do ciclo;
- Para ativar o Aquecimento do líquido, pressione a tecla (A) liga/desliga do sistema de Aquecimento. Neste momento o Led acenderá indicando que a resistência está ligada;
- Para dar mais agilidade ao processo, o sistema de aquecimento pode ficar acionado mesmo sem a utilização do sistema de limpeza.
- O sistema de aquecimento é fixo em **60°C com uma tolerância de 10% para mais ou para menos**, e não existe ajuste que permita aumentar ou diminuir este valor.

- Após o término da limpeza, o mostrador permanecerá aceso por cerca de 3 minutos e logo em seguida o mostrador se apagará indicando que o aparelho encontra-se em "Stand-By" (repouso).

Importante!

- Se o Sistema de Aquecimento estiver acionado, o visor permanecerá aceso por 3 minutos e logo em seguida indicará A.L. avisando que o sistema de aquecimento está acionado. Neste caso o sistema de aquecimento deverá ser desligado pelo operador através da tecla (A) liga/desliga.
- Seu aparelho é dotado de um sistema que mantém o circuito em "Stand-By" (repouso).
- Para desativar o sistema e iniciar a utilização, pressione a tecla (B) ao lado do visor de tempo.

Problema x Solução

Meu aparelho está dando choque.

Verifique se a tomada onde o aparelho está ligado é devidamente aterrada.
OBS: Nunca inutilize o Pino de Aterramento (Pino redondo) do cabo de força.
Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica.

Pressiono a tecla liga/desliga e o aparelho não funciona.

Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica, o painel esteja aceso, ajuste o tempo desejado e pressione "Start" (tecla liga/desliga).

Meu aparelho parou de funcionar.

Verifique se não ocorreu a ruptura do fusível. Caso tenha rompido, proceda a troca do fusível. Há um fusível de reserva no porta fusível.

IMPORTANTE

Antes de enviar seu aparelho para manutenção, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para assegurar-se de que seu aparelho necessita realmente de manutenção.

Devido a constantes aprimoramentos técnicos realizados em nossos equipamentos, a Unique se reserva o direito de alterar seus equipamentos, assim como seu material técnico/informativo, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

A presente garantia é válida por 1 ano contado a partir da data de emissão da nota fiscal. Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso), substituídos sem cobrança do valor da mão de obra de conserto ou da peça substituída.

A nossa assistência técnica é permanente. Nesta Garantia contratual está inclusa a Garantia Legal de 90 dias.

Os acessórios (cesto e tampa) têm garantia de 90 dias.

A presente garantia não cobre defeitos de:

- Uso inadequado do aparelho;
- Instalações elétricas fora do padrão ABNT/NBR5410;
- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada;
- Estocagem incorreta, influência do clima, ambiente impróprio;
- Não cumprimento das instruções dadas nesse manual que acompanha o aparelho;
- Utilização de peças de fabricação de terceiros;

Cessa a garantia imediatamente:

- Quando constatado que o aparelho foi manipulado por terceiros para manutenção.
- Quando constatado que as recomendações feitas nesse manual não foram seguidas.

IMPORTANTE:

A garantia só é válida mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido ou apresentação da Nota Fiscal.

N da Nota Fiscal: _____

N de Série: _____

Nome/Empresa: _____

Data: - / /

Carimbo do Revendedor

